



AquaSnap™ | ATP for Liquid Samples


AquaSnap sıvı örneklerde ATP ölçümü için geliştirilmiş ve Hygiena luminometreler ile birlikte kullanım için tasarlanmış bir test kitidir. Test kiti iki farklı formatta temin edilebilmektedir: Free ve Total. AquaSnap Free sıvı ortamda çözülmüş ve serbest olarak bulunan ATP'yi ölçmektedir (Mikrobiyal olmayan ATP). AquaSnap Total ise sıvı ortamda bulunan serbest ATP'nin yanı sıra mikrobiyal ATP'yi de ölçmektedir. Total ve Free formatlar ile elde edilen sonuçlar ile bir örnekteki mikrobiyal kontaminasyon saptanabilir. Her iki test formatı özel olarak tasarlanan ve 100 µL örnek tutma kapasitesine sahip bir örnekleme ucuna sahiptir. AquaSnap benzersiz stabil sıvı ayırıcı ve basit ve kullanışlı tasarımı sayesinde yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik sunmaktadır. AquaSnap çoğunlukla su ile ilgili sektörlerde CIP uygulamalarının kontrolü için kullanılmaktadır.



Uygulama videolarımızı
youtube.com/HygienaTV
kanalından izleyebilirsiniz



www.hygiena.com
adresinde destek
dokümanları, uygulama
videoları ve daha fazlasını
bulabilirsiniz

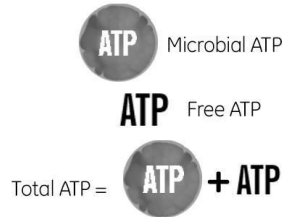

Avantajları:

- Kolay kullanım
- Hızlı sonuç (15 saniye)
- Patentli Snap-Valve™ tasarımı yüksek doğruluk ve düşük varyasyonu garanti eder
- Benzersiz stabil sıvı ayırıcı doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar sağlar
- Sıcaklık değişimleri ve sanitizerlerden etkilenmeyen ayırıcı
- Örnekleme ucu her seferinde 100 µL örnek almanızı sağlar
- %100 geri dönüştürebilir plastikten imal edilmiştir
- Buzdolabı sıcaklığında (2-8°C) 15 ay raf ömrü
- Oda sıcaklığında (21-25°C) 4 hafta raf ömrü


Hassasiyeti:

- EnSURE or Pi-102 luminometreler ile 0.1 femtomol ATP'yi tespit edebilir.
- 10³ kob düzeyinde kontaminasyonu tespit edebilir

Free Total

Katalog No.	Ürün	Miktar
AQ-100X	AquaSnap Total	100
AQ-100FX	AquaSnap Free	100

REV F 022014

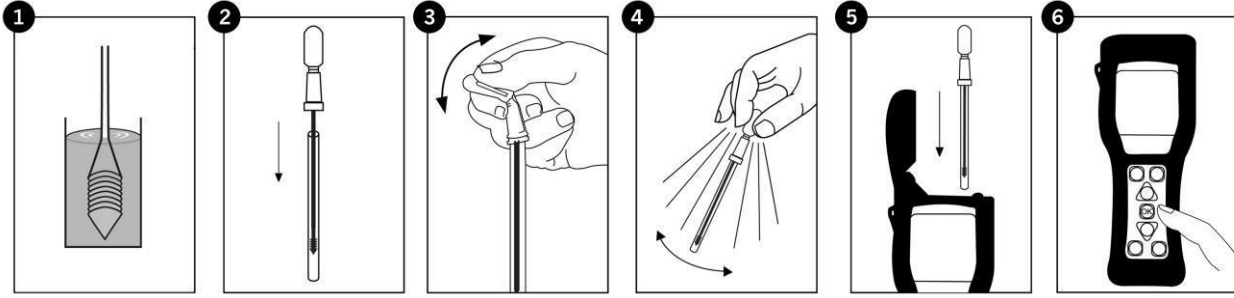AquaSnap Prosedürü:**İlgili Ürünler:****EnSURE Monitoring System & SureTrend Software**

EnSURE™ ATP hijyen kontrolünün yanı sıra mikrobiyolojik ve alerjen testlerinin ölçümlerinde kullanılan oldukça hassas bir luminometredir. EnSURE, SureTrend veri izleme yazılımını içermektedir.

SystemSURE Plus Monitoring System & SureTrend Software

SystemSURE, ATP hijyen kontrolünde kullanılan avuç içi boyutunda bir luminometredir. Kullanımı kolay, oldukça hassas ve ekonomik bu cihaz temizlik verimliliğini ve yüzeylerin ve sıvıların hijyenik durumunu kolaylıkla tespit etmenizi ve böylece ürün kalitesini garanti altına almanızı ve maliyetlerinizi düşürebilmenizi sağlar.

UltraSnap & SuperSnap Surface ATP Tests

Hygiena luminometreler ile kullanılmak üzere tasarlanan yüzeylerde ATP hijyen kontrolü için kullanılan testlerdir. UltraSnap ve SuperSnap oldukça düşük ATP yüzeylerini tespit edebilir. SuperSnap Hygiena'nın en hassas ATP yüzey hijyen kontrol testidir.

Katalog No.	Ürün	Miktar
ENSURE	EnSURE Monitoring System with SureTrend Software	1
SS3	SystemSURE Plus ATP Monitoring System with SureTrend Software	1
US2020	UltraSnap Surface ATP Test	100
SUS3000	SuperSnap High Sensitivity ATP Test	100