

CONTAM SVAB

Yüzeylerin Mikrobiyal Kontrolü

CONTAM SVAB doğrudan yüzeylerden mikrobiyolojik sayım ve doğrulama için geliştirilmiş bir test sistemidir.

CONTAM SVAB CONTAMINATION



CONTAM SVAB E. COLI COLIFORMS



CONTAM SVAB LISTERIA



CONTAM SVAB SALMONELLA



Avantajları

- ✓ Kolay kullanım
- ✓ Net renk değişimleri
- ✓ İlave ayıraç gerektirmez
- ✓ 18/24 saat içinde sonuç
- ✓ 10 kob/mL tespit limiti



CONTAM SVAB

Yüzeylerin Mikrobiyal Kontrolü

Sonuçlar

CONTAM SVAB CONTAMINATION

 Pembe besiyeri Hafif mikrobiyal gelişme	 Koyu kırmızı besiyeri Yoğun mikrobiyal gelişme
--	--

CONTAM SVAB E. COLI COLIFORMS

 Sarı besiyeri <i>E.coli</i>/koliform negatif	 Yeşil besiyeri Koliform pozitif	 UV ışık altında floresans <i>E.coli</i> pozitif
--	--	--

CONTAM SVAB LISTERIA

 Amber renkli besiyeri <i>Listeria</i> spp. negatif	 Siyah besiyeri <i>Listeria</i> spp. pozitif
---	---

CONTAM SVAB SALMONELLA

 Kırmızı besiyeri <i>Salmonella</i> spp. negatif	 Sarı besiyeri Koliform pozitif	 Siyah/ Kırmızı besiyeri <i>Salmonella</i> spp. pozitif
--	--	--

ÜRÜN	AMBALAJ	REF.
CONTAM SVAB CONTAMINATION	30 test	86100
CONTAM SVAB E. COLI COLIFORMS	30 test	86101
CONTAM SVAB LISTERIA	30 test	86102
CONTAM SVAB SALMONELLA	30 test	86103

Test Prosedürü

1

- Steril svab ambalajından çıkartılır.
- Swab steril fizyolojik solüsyon içine daldırılır.
- Swab üzerindeki fazla suyu gidermek için swab solüsyon tüpünün cidarına bastırılır.

2

- Swab ile çalışma yüzeylerinden veya ekipmanlardan örnekleme yapılır.

3

- Swab içinde besiyeri bulunan tüp içine daldırılır ve tüpün kapağı kapatılır.
- 37°C' da 18-24 saat inkübasyon sonunda sonuçlar değerlendirilir.

